
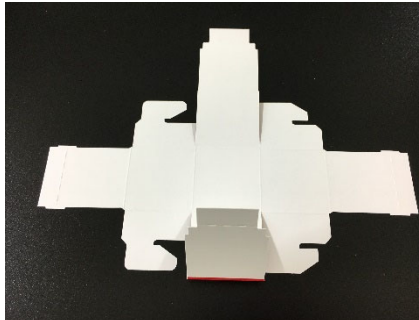
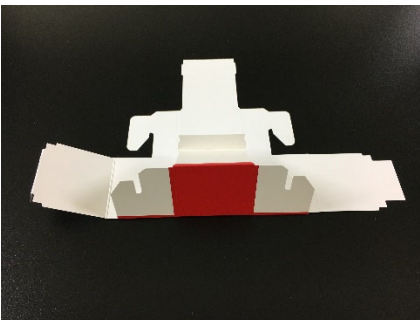



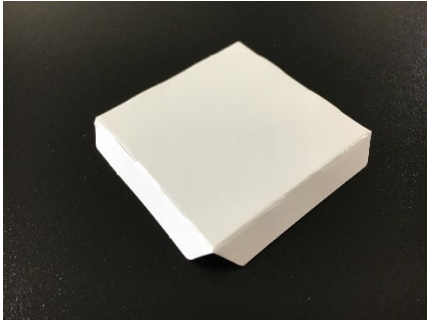
MAKING OF mAbProtein BOX

「かわいい!」「こんな箱を探していた!」と好評をいただいているオリジナルBOXです。ぜひご研究にお役立てください。


- サイズ: 60×60×60mm
- -80℃耐低温
- 1.5mL チューブが 16 本入ります。

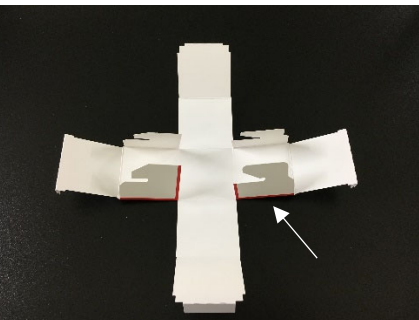


		 <p>この先端の折り目</p>
<p>BOXの全パーツです。 • フタ・ソコ・上げ底・中仕切り</p>	<p>フタとソコの折り方は同じです。 内側を上にしてすべての折り目を内側に折り曲げておきます。</p>	<p>ただし、長い辺の先端 (4 か所) の折り目は外側へ折り曲げます。</p>
		
<p>(ソコは透かしがある方を下面にします)</p>	<p>まずカギの部分を両側とも引っ掛けるように組み合わせます。</p>	<p>そのカギの面から→の面を内側に折り込みます。</p>
		
<p>残りの面も内側へ折り込みます。 内側角部分をカチッというまで押し込みます。</p>	<p>フタ (ソコ) の完成。</p>	<p>ソコも同じように組み立てます。</p>




上げ底はツルツル面を上
に折り目に沿って折ります。

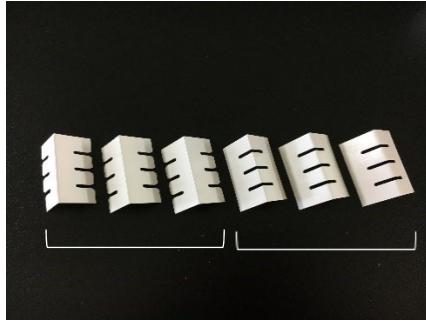

ツルツル面を表に中央で折ります。

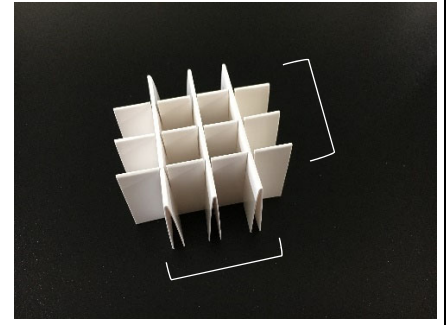

同じパーツ（3枚ずつ）を縦横にかみ合わせます。

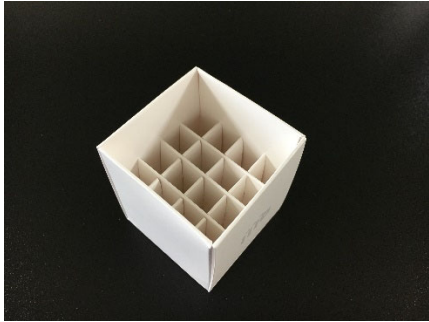

上げ底、中仕切りをソコに入れて、ソコパーツ完成。



完成です！！



レッド・ブルー・ホワイトの3色です。